


Автоматические программы дистилляции Hei-VAP Precision

Экономьте своё время, используя три доступные программы для автоматической дистилляции.

SETpressure

Для разделения растворителей.

Программа позволяет поддерживать заданное постоянное значение вакуума в системе. При необходимости заданное значение вакуума можно изменить нажатием кнопки даже в процессе вакуумирования.

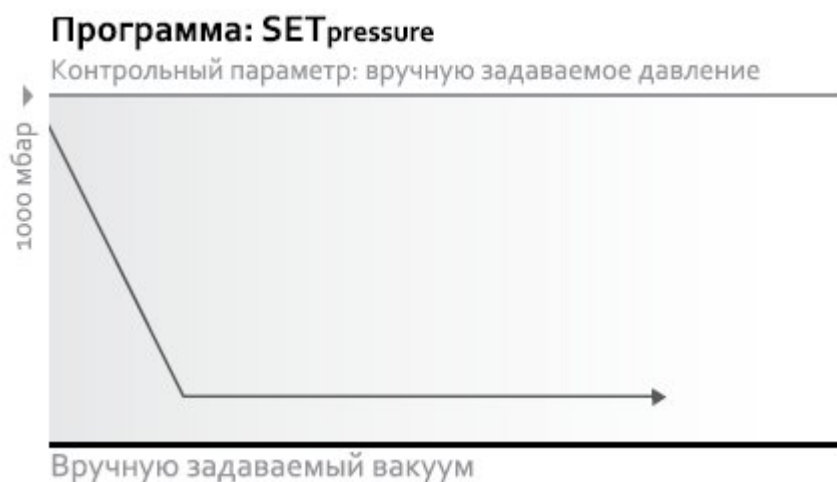

AUTOeasy

Для разделения растворителей в автоматическом режиме.

Поиск первой точки кипения происходит в автоматическом режиме. Программа позволяет работать со всеми доступными комплектами стекла и не требует использования дополнительных аксессуаров.



AUTOaccurate

Для разделения растворителей в автоматическом режиме с высокой точностью.

Программа позволяет проводить поиск нескольких точек кипения в автоматическом режиме путем постепенного снижения уровня вакуума в системе. Использование режима AUTOaccurate обеспечивает наиболее точный контроль вакуума при перегонке. Для работы в данном режиме требуется специальный температурный датчик AUTOaccurate.

Программа не позволяет работать с комплектами стекла G1 и G5. Главным контролируемым параметром данного режима является температура пара.

